

本产品对传统SDS丙烯酰胺凝胶改良优化，形成了相应浓度的分离胶和5%的浓缩胶溶液，使用时您只需要加入过硫酸铵和TEMED即可，分离胶和浓缩胶同时灌入玻璃板，然后插入梳子，操作十分简单。传统的SDS-PAGE胶由于不能长期存放，需要现用现配，所以费时费力。利用本系统制备的预制胶，可高效兼容传统的电泳/转膜液。切记：不需要等分离胶凝固之后再加浓缩胶；加入分离胶之后立即就加浓缩胶，也不需要加水压线4°C,避光,6个月

www.affandi-e.com