

温和裂解细胞提取总蛋白质,主要用于Western,免疫沉淀,免疫共沉淀等。对于普通的Western、IP或co-IP,我们推荐使用本裂解液,非变性组织细胞裂解液主要由Tris、NaCl、Triton X-100组成。含有一支1.5ml PMSF。用本裂解液得到的蛋白样品,可以用BCA蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用Bradford法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。—20°C,12个月

www.affandi-e.com