

公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
50bp Ladder DNA marker 分子量标准 (50,100,150,200,250,300,400,500,600,700bp)	200次(250ul×4 支)	A- Hc2177
50bp Ladder DNA marker 分子量标准 (50,100,150,200,250,300,400,500,600,700bp)	2500次(250ul×50 支)	A- Hc2177

浓 度：345ng/5μl

保存条件：融化后于4℃保存，-20℃永久保存。

产品说明：

本公司生产的DNA Marker均通过酶切质粒得到，该工艺生产的Marker背景干净、条带清晰，质量稳定且能实现对Marker精确定量。产品含有两种染料（青色染料和黄色），电泳时可通过颜色变化判断电泳的迁移速率，青色染料在1%的琼脂糖凝胶中与3-5kb的迁移速率相同，黄色染料的迁移速度约与50bp条带的迁移速率相同，肉眼可直接观察电泳进度，使用方便且电泳图像清晰。

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
本产品为即用型产品，已含有1xLoading Buffer，可根据实验需要，直接取适量Marker进行电泳。50bp Ladder DNA Marker由10条DNA条带组成，DNA条带分别为：50bp(50ng/5μl)、100bp(50ng/5μl)、150bp(30ng/5μl)、200bp(30ng/5μl)、250bp(25ng/5μl)、300bp(30ng/5μl)、400bp(40ng/5μl)、500bp(25ng/5μl)、600bp(30ng/5μl)、700bp(35ng/5μl)。

使用方法：

1. 电泳时的加样孔孔宽小于6mm时，每次取5μl产品进行电泳，如果加样孔较宽，可以适当增加上样量；
2. 建议电泳的条件为3%琼脂糖凝胶，电压4-10V/cm，在紫外条件下观察电泳条带。

注意事项：

1. Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响很大，电泳时请使用高质量的Agarose。
2. 琼脂糖凝胶浓度与DNA片段的分离性能有密切关系，电泳时请使用合适浓度的凝胶。
3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
4. 进行电泳时，彻底的溶解混匀,避免反复冻融和污染。



www.affandi-e.com